www.refraktometr-eshop.cz

MASTERシリーズ用蓋板 交換方法

Replacement Procedure for MASTER series Daylight Plate





左側の穴から蝶番軸に補助用 金属棒を当ててハンマーなど で軽く叩いて蝶番軸を出しま す(図1)。

Align the metal jig against the hinge pin, and lightly tap the jig with a hammer from the left until the hinge pin can be removed (Fig. 1).

蝶番軸が抜けたら蓋板を外します。 Remove the old daylight plate.



新しい蓋板を取り付け位置に正しくセットし、新しい蝶番軸を打ち込みます。蝶番軸は片側が細くなっていますので、細い方から入れてください。打ち込む際は右側から行なってください(図2)。

Position the new daylight plate Pesition the new daylight plate and re-insert the hinge pin. One side of the plastic hinge pin is slightly smaller than the other. Please insert the smaller end of the pin first. Lightly tap the pin into place from the right side witha hammer until it is properly inserted (Fig. 2).

OATAGO CO.,LTD. 1310K Printed in Japan